

分類	サンプル名	希釈倍率		測定結果 μg/g	分類	サンプル名	希釈倍率		測定結果 μg/g
		抽出時	測定時				抽出時	測定時	
肉・卵・ 乳製品類	鶏卵(生)	20倍	20倍	<1.0	魚介類・藻類	カツオ	20倍	20倍	<1.0
	鶏卵(加熱)	20倍	20倍	<1.0		マグロ	20倍	20倍	<1.0
	卵黄(生)	20倍	20倍	<1.0		イトヨリダイ	20倍	20倍	<1.0
	乾燥全卵	20倍	20倍	<1.0		黒カレイ	20倍	20倍	<1.0
	ウズラ卵(生)	20倍	20倍	<1.0		スルメイカ	20倍	20倍	<1.0
	ウズラ卵(加熱)	20倍	20倍	<1.0		タコ	20倍	20倍	<1.0
	卵殻カルシウム	20倍	20倍	<1.0		桜海老	20倍	20倍	<1.0
	卵白リゾチーム	20倍	20倍	<1.0		ブラックタイガー	20倍	20倍	<1.0
	スキムミルク	20倍	20倍	<1.0		甘エビ	20倍	20倍	<1.0
	鶏肉(生)	20倍	20倍	<1.0		伊勢えび	20倍	20倍	<1.0
	鶏肉(加熱)	20倍	20倍	<1.0		ボタンエビ	20倍	20倍	<1.0
	豚肉(生)	20倍	20倍	<1.0		ワタリガニ	20倍	20倍	<1.0
	豚肉(加熱)	20倍	20倍	<1.0		タラバガニ	20倍	20倍	<1.0
	牛肉(生)	20倍	20倍	<1.0		ズワイガニ	20倍	20倍	<1.0
	牛肉(加熱)	20倍	20倍	<1.0		カニ味噌	20倍	20倍	<1.0
	合鴨ロース(生)	20倍	20倍	<1.0		イクラ	20倍	20倍	<1.0
	合鴨ロース(加熱)	20倍	20倍	<1.0		タラコ	20倍	20倍	<1.0
	ラム肉(生)	20倍	20倍	<1.0		赤貝	20倍	20倍	<1.0
	鶏レバー(生)	20倍	20倍	1.1		あさり	20倍	20倍	<1.0
	鶏レバー(加熱)	20倍	20倍	<1.0		カキ	20倍	20倍	<1.0
	豚レバー(生)	20倍	20倍	<1.0		しじみ	20倍	20倍	1.2
	豚レバー(加熱)	20倍	20倍	<1.0		はまぐり	20倍	20倍	<1.0
	牛レバー(生)	20倍	20倍	<1.0		帆立	20倍	20倍	<1.0
牛レバー(加熱)	20倍	20倍	<1.0	くらげ	20倍	20倍	<1.0		
魚介類・藻類	昆布	20倍	20倍	<1.0	数の子	20倍	20倍	<1.0	
	焼きのり	20倍	20倍	<1.0	ししゃも(身)	20倍	20倍	<1.0	
	生わかめ	20倍	20倍	<1.0	ししゃも(卵)	20倍	20倍	<1.0	
	青のり	20倍	20倍	<1.0	かつおぶし	20倍	20倍	<1.0	
	あおさ	20倍	20倍	<1.0	煮干	20倍	20倍	<1.0	
	ふのり	20倍	20倍	<1.0					
	ひじき	20倍	20倍	<1.0					
	モズク	20倍	20倍	<1.0					
	めかぶ	20倍	20倍	<1.0					
	すけそうだら	20倍	20倍	<1.0					
	アジ	20倍	20倍	<1.0					
	さば	20倍	20倍	<1.0					
	タイ	20倍	20倍	<1.0					
	たら	20倍	20倍	<1.0					
	サーモン	20倍	20倍	<1.0					

注: 検体の品種・産地、加工度、測定溶液の粘性、キットの製造番号の違いなどによっては、測定値が変動する可能性があります。

<試験方法>

『FASTKITエライザVer.Ⅲシリーズ』の取扱説明書に従い、抽出操作および測定操作を実施しました。

その結果、1 μg/g以上を示した食品を網掛けにて示しました。

分類	サンプル名	希釈倍率		測定結果 μg/g	分類	サンプル名	希釈倍率		測定結果 μg/g
		抽出時	測定時				抽出時	測定時	
野菜・きのこ・芋	トマト	20倍	20倍	<1.0	果物・ナッツ	オレンジ	20倍	20倍	<1.0
	山芋	20倍	20倍	<1.0		りんご	20倍	20倍	<1.0
	さやいんげん	20倍	20倍	<1.0		キウイ	20倍	20倍	<1.0
	さやえんどう	20倍	20倍	<1.0		バナナ	20倍	20倍	<1.0
	玉ねぎ	20倍	20倍	<1.0		ブルーベリー	20倍	20倍	1.6
	じゃがいも	20倍	20倍	<1.0		みかん	20倍	20倍	<1.0
	長ねぎ	20倍	20倍	<1.0		ゆず	20倍	20倍	<1.0
	ほうれん草	20倍	20倍	<1.0		日向夏	20倍	20倍	<1.0
	白菜	20倍	20倍	<1.0		レモン	20倍	20倍	<1.0
	水菜	20倍	20倍	<1.0		甘夏	20倍	20倍	<1.0
	大根	20倍	20倍	<1.0		アーモンド	20倍	20倍	1.3~6.9
	人参	20倍	20倍	<1.0		クルミ	20倍	20倍	<1.0
	にんにく	20倍	20倍	<1.0		マカダミアナッツ	20倍	20倍	<1.0
	しいたけ	20倍	20倍	<1.0		カシューナッツ	20倍	20倍	<1.0
	マッシュルーム	20倍	20倍	<1.0		ヘーゼルナッツ	20倍	20倍	<1.0
	まいたけ	20倍	20倍	<1.0		ピーカンナッツ	20倍	20倍	<1.0
	しめじ	20倍	20倍	<1.0		ピスタチオ	20倍	20倍	<1.0
	えのきだけ	20倍	20倍	<1.0		ココナッツ	20倍	20倍	<1.0
	なめこ	20倍	20倍	<1.0		ポピーシード	20倍	20倍	2.1
	ごぼう	20倍	20倍	1.2		かぼちゃの種	20倍	20倍	<1.0
	サツマイモ	20倍	20倍	<1.0		ひまわりの種	20倍	20倍	<1.0
	かぼちゃ	20倍	20倍	<1.0		松の実	20倍	20倍	<1.0
	なす	20倍	20倍	<1.0		くちなしの実	20倍	20倍	<1.0
	レンコン	20倍	20倍	2.6		ゴマ	20倍	20倍	<1.0
	ピーマン	20倍	20倍	<1.0		銀杏	20倍	20倍	<1.0
	たけのこ	20倍	20倍	<1.0					
	キャベツ	20倍	20倍	<1.0					
	小松菜	20倍	20倍	<1.0					
	しそ	20倍	20倍	<1.0					
	大豆もやし	20倍	20倍	>20.0					
春菊	20倍	20倍	<1.0						
おくら	20倍	20倍	2.1						
きくらげ	20倍	20倍	<1.0						
チンゲン菜	20倍	20倍	<1.0						
セロリ	20倍	20倍	<1.0						

注:検体の品種・産地、加工度、測定溶液の粘性、キットの製造番号の違いなどによっては、測定値が変動する可能性があります。

<試験方法>

『FASTKITエライザVer.Ⅲシリーズ』の取扱説明書に従い、抽出操作および測定操作を実施しました。

その結果、1 μg/g以上を示した食品を網掛けにて示しました。

分類	サンプル名	希釈倍率		測定結果 μg/g	分類	サンプル名	希釈倍率		測定結果 μg/g
		抽出時	測定時				抽出時	測定時	
穀類・豆	小麦粉	20倍	20倍	<1.0	ハーブ・スパイス	ブラックペッパー	20倍	20倍	1.4~2.1
	むきそば	20倍	20倍	<1.0		ホワイトペッパー	20倍	20倍	<1.0
	脱脂落花生	20倍	20倍	<1.0		ローズマリー	20倍	20倍	<1.0
	うるち米	20倍	20倍	<1.0		クミン	20倍	20倍	<1.0
	もち米	20倍	20倍	<1.0		コリアンダー	20倍	20倍	<1.0
	玄米	20倍	20倍	<1.0		セージ	20倍	20倍	<1.0
	とうもろこし	20倍	20倍	<1.0		シナモン	20倍	20倍	<1.0
	大麦(押麦)	20倍	20倍	<1.0		バニラビーンズ	20倍	20倍	<1.0
	ライ麦	20倍	20倍	<1.0		ローリエ	20倍	20倍	<1.0
	ビール麦芽	20倍	20倍	<1.0		バジル	20倍	20倍	<1.0
	はと麦	20倍	20倍	1.3		山椒	20倍	20倍	<1.0
	オーツ麦	20倍	20倍	<1.0		ナツメグ	20倍	20倍	<1.0
	あわ	20倍	20倍	<1.0		パセリ	20倍	20倍	<1.0
	きび	20倍	20倍	2.4		タラゴン	20倍	20倍	<1.0
	ひえ	20倍	20倍	>20.0		マジョラム	20倍	20倍	<1.0
	アマランサス	20倍	20倍	<1.0		カルダモン	20倍	20倍	<1.0
	キヌア	20倍	20倍	<1.0		フェネル	20倍	20倍	<1.0
	大豆	20倍	20倍	/		マスタードシード	20倍	20倍	<1.0
	小豆	20倍	20倍	<1.0		スターアニス	20倍	20倍	<1.0
	黒豆	20倍	20倍	/		カイエンヌペッパー	20倍	20倍	<1.0
	大正金時	20倍	20倍	<1.0		タイム	20倍	20倍	<1.0
	紫花豆	20倍	20倍	<1.0		ターメリック(ウコン)	20倍	20倍	<1.0
	ヒヨコマメ	20倍	20倍	<1.0		オレガノ	20倍	20倍	<1.0
	大福インゲン豆	20倍	20倍	<1.0		パプリカ	20倍	20倍	<1.0
	ささげ豆	20倍	20倍	9.0		オールスパイス	20倍	20倍	3.8
	虎豆	20倍	20倍	<1.0		キャラウェイ	20倍	20倍	<1.0
	うずら豆	20倍	20倍	<1.0		さやとうがらし	20倍	20倍	<1.0
	ソラマメ	20倍	20倍	<1.0		クローブ	20倍	20倍	<1.0
	コーヒー豆	20倍	20倍	<1.0		ホースラディッシュ	20倍	20倍	1.8~3.2
	カカオ豆	20倍	20倍	1.1		生わさび	20倍	20倍	<1.0
	カカオ豆ロースト後	20倍	20倍	1.0		しょうが	20倍	20倍	<1.0
	だんご粉	20倍	20倍	<1.0		ディール	20倍	20倍	<1.0
上新粉	20倍	20倍	<1.0						
白玉粉	20倍	20倍	<1.0						

注: 検体の品種・産地、加工度、測定溶液の粘性、キットの製造番号の違いなどによっては、測定値が変動する可能性があります。

注: 醤油、大豆油、一部の納豆、大豆ペプチド、大豆イソフラボン、大豆レシチンは、偽陰性を起こす可能性があります。

<試験方法>

『FASTKITエライザVer.Ⅲシリーズ』の取扱説明書に従い、抽出操作および測定操作を実施しました。

その結果、1 μg/g以上を示した食品を網掛けにて示しました。

分類	サンプル名	希釈倍率		測定結果 μg/g
		抽出時	測定時	
その他	カラギーナン	1000倍	20倍	<1.0
	ペクチン	100倍	20倍	<1.0
	ゼラチン	20倍	20倍	<1.0
	ローカストビーンガム	1000倍	20倍	<1.0
	ジェランガム	1000倍	20倍	<1.0
	タマリンド種子多糖類	1000倍	20倍	<1.0
	キサンタンガム	1000倍	20倍	<1.0
	アルギン酸	1000倍	20倍	<1.0
	アルギン酸ナトリウム	1000倍	20倍	<1.0
	グアーガム	1000倍	20倍	<1.0
	寒天	20倍	20倍	<1.0
	緑茶	20倍	20倍	<1.0
	ほうじ茶	20倍	20倍	<1.0
	ウーロン茶	20倍	20倍	<1.0
	紅茶(ダージリン)	20倍	20倍	<1.0
	インスタントコーヒー	20倍	20倍	<1.0
	はちみつ	20倍	20倍	<1.0

注:検体の品種・産地、加工度、測定溶液の粘性、キットの製造番号の違いなどによっては、測定値が変動する可能性があります。

<試験方法>

『FASTKITエライザVer.Ⅲシリーズ』の取扱説明書に従い、抽出操作および測定操作を実施しました。

その結果、1 μg/g以上を示した食品を網掛けにて示しました。