

| 分類 | サンプル名 | 希釈倍率 | | 測定結果 μg/g | 分類 | サンプル名 | 希釈倍率 | | 測定結果 μg/g |
|--------------|-----------|------|-----|--------------|---------|----------|------|------|--------------|
| | | 抽出時 | 測定時 | | | | 抽出時 | 測定時 | |
| 肉・卵・ 乳製品類 | 鶏卵(生) | 20倍 | 20倍 | <1.0 | 魚介類・藻類 | たら | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | 鶏卵(加熱) | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | サーモン | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | 卵黄(生) | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | カツオ | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | 乾燥全卵 | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | マグロ | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | ウズラ卵(生) | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | イトヨリダイ | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | ウズラ卵(加熱) | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | 黒カレイ | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | 卵殻カルシウム | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | スルメイカ | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | 卵白リゾチーム | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | タコ | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | スキムミルク | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | 桜海老 | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | ヤギ乳チーズ | 20倍 | 20倍 | >20.0 | | ブラックタイガー | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | 羊乳チーズ | 20倍 | 20倍 | >20.0 | | 甘エビ | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | 鶏肉(生) | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | 伊勢えび | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | 鶏肉(加熱) | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | ボタンエビ | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | 豚肉(生) | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | ワタリガニ | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | 豚肉(加熱) | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | タラバガニ | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | 牛肉(生) | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | ズワイガニ | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | 牛肉(加熱) | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | カニ味噌 | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | 合鴨ロース(生) | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | イクラ | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | 合鴨ロース(加熱) | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | タラコ | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | ラム肉(生) | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | 赤貝 | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | 鶏レバー(生) | 20倍 | 20倍 | 1.3 | | あさり | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | 鶏レバー(加熱) | 20倍 | 20倍 | 4.0 | | カキ | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | 豚レバー(生) | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | しじみ | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | 豚レバー(加熱) | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | はまぐり | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | 牛レバー(生) | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | 帆立 | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | 牛レバー(加熱) | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | くらげ | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | 魚介類・藻類 | 昆布 | 20倍 | 20倍 | | <1.0 | 数の子 | 20倍 | 20倍 |
| 焼きのり | | 20倍 | 20倍 | 2.1 | ししゃも(身) | 20倍 | 20倍 | <1.0 | |
| 生わかめ | | 20倍 | 20倍 | <1.0 | ししゃも(卵) | 20倍 | 20倍 | <1.0 | |
| 青のり | | 20倍 | 20倍 | <1.0 | かつおぶし | 20倍 | 20倍 | <1.0 | |
| あおさ | | 20倍 | 20倍 | <1.0 | 煮干 | 20倍 | 20倍 | <1.0 | |
| ふのり | | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | | | | |
| ひじき | | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | | | | |
| モズク | | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | | | | |
| めかぶ | | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | | | | |
| すけそうだら | | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | | | | |
| アジ | | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | | | | |
| さば | | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | | | | |
| タイ | | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | | | | |

注:検体の品種・産地、加工度、測定溶液の粘性、キットの製造番号の違いなどによっては、測定値が変動する可能性があります。

注:乳糖は、偽陰性を起こす可能性があります。

<試験方法>

『FASTKITエライザVer.Ⅲシリーズ』の取扱説明書に従い、抽出操作および測定操作を実施しました。

その結果、1μg/g以上を示した食品を網掛けにて示しました。

| 分類 | サンプル名 | 希釈倍率 | | 測定結果 μg/g | 分類 | サンプル名 | 希釈倍率 | | 測定結果 μg/g |
|----------|---------|------|------|--------------|--------|----------|------|-----|--------------|
| | | 抽出時 | 測定時 | | | | 抽出時 | 測定時 | |
| 野菜・きのこ・芋 | トマト | 20倍 | 20倍 | <1.0 | 果物・ナッツ | オレンジ | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | 山芋 | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | りんご | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | さやいんげん | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | キウイ | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | さやえんどう | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | バナナ | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | 玉ねぎ | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | ブルーベリー | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | じゃがいも | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | みかん | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | 長ねぎ | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | ゆず | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | ほうれん草 | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | 日向夏 | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | 白菜 | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | レモン | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | 水菜 | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | 甘夏 | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | 大根 | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | アーモンド | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | 人参 | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | クルミ | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | にんにく | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | マカダミアナッツ | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | しいたけ | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | カシューナッツ | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | マッシュルーム | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | ヘーゼルナッツ | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | まいたけ | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | ピーカンナッツ | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | しめじ | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | ピスタチオ | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | えのきだけ | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | ココナッツ | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | なめこ | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | ポピーシード | 20倍 | 20倍 | 1.0 |
| | ごぼう | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | かぼちゃの種 | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | サツマイモ | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | ひまわりの種 | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | かぼちゃ | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | 松の実 | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | なす | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | くちなしの実 | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | レンコン | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | ゴマ | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | ピーマン | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | 銀杏 | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | たけのこ | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | | | | |
| | キャベツ | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | | | | |
| | 小松菜 | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | | | | |
| | しそ | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | | | | |
| | 大豆もやし | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | | | | |
| | 春菊 | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | | | | |
| | おくら | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | | | | |
| きくらげ | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | | | | | |
| チンゲン菜 | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | | | | | |
| セロリ | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | | | | | |

注:検体の品種・産地、加工度、測定溶液の粘性、キットの製造番号の違いなどによっては、測定値が変動する可能性があります。

<試験方法>

『FASTKITエライザVer.Ⅲシリーズ』の取扱説明書に従い、抽出操作および測定操作を実施しました。

その結果、1 μg/g以上を示した食品を網掛けにて示しました。

| 分類 | サンプル名 | 希釈倍率 | | 測定結果 μg/g | 分類 | サンプル名 | 希釈倍率 | | 測定結果 μg/g |
|------|-------------|------|------|--------------|----------|-------------|------|-----|--------------|
| | | 抽出時 | 測定時 | | | | 抽出時 | 測定時 | |
| 穀類・豆 | 小麦粉 | 20倍 | 20倍 | <1.0 | ハーブ・スパイス | ブラックペッパー | 20倍 | 20倍 | <1.0~1.3 |
| | むきそば | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | ホワイトペッパー | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | 脱脂落花生 | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | ローズマリー | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | うるち米 | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | クミン | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | もち米 | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | コリアンダー | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | 玄米 | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | セージ | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | とうもろこし | 20倍 | 20倍 | <1.0~1.6 | | シナモン | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | 大麦(押麦) | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | バニラビーンズ | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | ライ麦 | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | ローリエ | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | ビール麦芽 | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | バジル | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | はと麦 | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | 山椒 | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | オーツ麦 | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | ナツメグ | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | あわ | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | パセリ | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | きび | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | タラゴン | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | ひえ | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | マジョラム | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | アマランサス | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | カルダモン | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | キヌア | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | フェネル | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | 大豆 | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | マスタードシード | 20倍 | 20倍 | 2.2 |
| | 小豆 | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | スターアニス | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | 黒豆 | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | カイエンヌペッパー | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | 大正金時 | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | タイム | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | 紫花豆 | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | ターメリック(ウコン) | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | ヒヨコマメ | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | オレガノ | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | 大福インゲン豆 | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | パプリカ | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | ささげ豆 | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | オールスパイス | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | 虎豆 | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | キャラウェイ | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | うずら豆 | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | さやとうがらし | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | ソラマメ | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | クローブ | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | コーヒー豆 | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | ホースラディッシュ | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | カカオ豆 | 20倍 | 20倍 | 1.5 | | 生わさび | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | カカオ豆(ロースト後) | 20倍 | 20倍 | 1.3 | | しょうが | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | だんご粉 | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | ディール | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| 上新粉 | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | | | | | |
| 白玉粉 | 20倍 | 20倍 | <1.0 | | | | | | |

注:検体の品種・産地、加工度、測定溶液の粘性、キットの製造番号の違いなどによっては、測定値が変動する可能性があります。

<試験方法>

『FASTKITエライザVer.Ⅲシリーズ』の取扱説明書に従い、抽出操作および測定操作を実施しました。

その結果、1μg/g以上を示した食品を網掛けにて示しました。

| 分類 | サンプル名 | 希釈倍率 | | 測定結果 μg/g |
|-----|------------|-------|-----|--------------|
| | | 抽出時 | 測定時 | |
| その他 | カラギーナン | 1000倍 | 20倍 | <1.0 |
| | ペクチン | 100倍 | 20倍 | <1.0 |
| | ゼラチン | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | ローカストビーンガム | 1000倍 | 20倍 | <1.0 |
| | ジェランガム | 1000倍 | 20倍 | <1.0 |
| | タマリンド種子多糖類 | 1000倍 | 20倍 | <1.0 |
| | キサンタンガム | 1000倍 | 20倍 | <1.0 |
| | アルギン酸 | 1000倍 | 20倍 | <1.0 |
| | アルギン酸ナトリウム | 1000倍 | 20倍 | <1.0 |
| | グアーガム | 1000倍 | 20倍 | <1.0 |
| | 寒天 | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | 緑茶 | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | ほうじ茶 | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | ウーロン茶 | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | 紅茶(ダージリン) | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | インスタントコーヒー | 20倍 | 20倍 | <1.0 |
| | はちみつ | 20倍 | 20倍 | <1.0 |

注:検体の品種・産地、加工度、測定溶液の粘性、キットの製造番号の違いなどによっては、測定値が変動する可能性があります。

<試験方法>

『FASTKITエライザVer.Ⅲシリーズ』の取扱説明書に従い、抽出操作および測定操作を実施しました。

その結果、1 μg/g以上を示した食品を網掛けにて示しました。