

# FASTKITスリムくるみ 食品反応性データ

2024年10月改訂

分類	検体名	加熱処理	判定
卵・乳製品・肉類	乾燥全卵	未加熱	-
		100℃	-
	卵黄	未加熱	-
		100℃	-
	液卵	未加熱	-
		100℃	-
	うずら卵	未加熱	-
	牛乳(生乳)	未加熱	-
	脱脂粉乳	未加熱	-
		100℃	-
	バター	未加熱	-
	ヨーグルト	未加熱	-
	ヤギ乳	未加熱	-
	牛肉	未加熱	-
	豚肉	未加熱	-
	鶏肉	未加熱	-
	鶏レバー	未加熱	-
		加熱	-
	豚レバー	未加熱	-
		加熱	-
	牛レバー	未加熱	-
	加熱	-	
鴨肉	未加熱	-	
ラム肉	未加熱	-	
ブラックタイガー	未加熱	-	
	100℃	-	
甘えび	未加熱	-	
桜えび	未加熱	-	
伊勢海老	未加熱	-	
ズワイガニ	未加熱	-	
	100℃	-	
ワタリガニ	未加熱	-	
イカ	未加熱	-	
タコ	未加熱	-	
タラコ	未加熱	-	
ずじこ	未加熱	-	
タイ	未加熱	-	
カツオ	未加熱	-	
マグロ	未加熱	-	
イトヨリダイ	未加熱	-	
カレイ	未加熱	-	
あわび	未加熱	-	
イクラ	未加熱	-	
鮭	未加熱	-	
さば	未加熱	-	
真タラ	未加熱	-	
シシャモ(身)	未加熱	-	
シシャモ(卵)	未加熱	-	
アサリ	未加熱	-	
ハマグリ	未加熱	-	
ホタテ	未加熱	-	
ホタテ貝柱	未加熱	-	
アカシ貝	100℃	-	
シジミ	未加熱	-	
エソ	未加熱	-	
煮干	未加熱	-	
かつおぶし	未加熱	-	
わかめ	未加熱	-	
乾燥わかめ	未加熱	-	
青のり	未加熱	-	
ひじき	未加熱	+	
昆布	未加熱	-	
めかぶ	未加熱	-	

分類	検体名	加熱処理	判定
野菜・きのこ・芋	玉ねぎ	未加熱	-
	じゃがいも	未加熱	-
	長ねぎ	未加熱	-
	ほうれん草	未加熱	-
	白菜	未加熱	-
	大根	未加熱	-
	人参	未加熱	-
	にんにく	未加熱	-
	サツマイモ	未加熱	-
	かぼちゃ	未加熱	-
	レンコン	未加熱	-
	生姜	未加熱	-
	トマト	未加熱	-
	銀杏	未加熱	-
	パセリ	未加熱	-
	セロリ	未加熱	-
	大豆もやし	未加熱	-
	山芋	未加熱	-
	しいたけ	未加熱	-
	マッシュルーム	未加熱	-
	えのきだけ	未加熱	-
まつたけ	未加熱	-	
果物・ナッツ	オレンジ	未加熱	-
	もも	未加熱	-
	バナナ	未加熱	-
	キウイ	未加熱	-
	リンゴ	未加熱	-
	レモン	未加熱	-
	レモン(皮)	未加熱	-
	ブルーベリー	未加熱	-
	みかん(皮)(陳皮)	未加熱	-
	アボカド	未加熱	-
	落花生	未加熱	-
		100℃	-
		ロースト	-
	クルミ	未加熱	-
	アーモンド	未加熱	-
	マカダミアナッツ	未加熱	-
	カシューナッツ	未加熱	-
	ヘーゼルナッツ	未加熱	+
	ピーカンナッツ	未加熱	±
	ピスタチオ	未加熱	-
	松の実	未加熱	-
くちなしの実	未加熱	-	
クコの実	未加熱	-	
ケシの実	未加熱	-	
ごま	未加熱	-	
穀類・豆	小麦	未加熱	-
		100℃	-
	はと麦	未加熱	-
	大麦(押麦)	未加熱	-
	ライ麦	未加熱	-
	オーツ麦	未加熱	-
	そば	未加熱	-
		100℃	-
	うるち米	未加熱	-
	もち米	未加熱	-
	発芽玄米	未加熱	-
	あわ	未加熱	-
	きび	未加熱	-
	ひえ	未加熱	-
	キヌア	未加熱	-
	大麦麦芽	未加熱	-
	とうもろこし	未加熱	-
		ゆで	-
	コーンスターチ	未加熱	-
	大豆	未加熱	-
		100℃	-
大正金時	未加熱	-	
紫花豆	未加熱	-	
ヒヨコマメ	未加熱	-	
大福インゲン豆	未加熱	-	
ささげ豆	未加熱	-	
虎豆	未加熱	-	
うずら豆	未加熱	-	
赤えんどう豆	未加熱	-	
青えんどう豆	未加熱	-	
ソラマメ	未加熱	-	
小豆	未加熱	-	

分類	検体名	加熱処理	判定
ハーブ・スパイス	ブラックペッパー	未加熱	-
	さや唐辛子	未加熱	-
	ホースラデッシュ	未加熱	-
	ホワイトペッパー	未加熱	-
	クミン	未加熱	-
	コリアンダー	未加熱	-
	セージ	未加熱	-
	シナモン	未加熱	-
	バニラビーンズ	未加熱	-
	バジル	未加熱	-
	山椒	未加熱	-
	ナツメグ	未加熱	-
	カルダモン	未加熱	-
	マスタードシード	未加熱	-
	タイム	未加熱	-
その他	ターメリック(ウコン)	未加熱	-
	オレガノ	未加熱	-
	オールスパイス	未加熱	-
	生わさび	未加熱	-
	フェンネル	未加熱	-
	アニス	未加熱	-
	カカオパウダー	未加熱	-
	カカオマス	未加熱	-
	コーヒー豆(浅焙煎)	未加熱	-
	コーヒー豆(深焙煎)	未加熱	-
	紅茶(アールグレイ)	未加熱	-
	紅茶(ダーズリン)	未加熱	-
	緑茶	未加熱	-
	ウーロン茶	未加熱	-
	ココナッツミルク	未加熱	-
ゼラチン	未加熱	-	
カラギーナン*	未加熱	-	
ペクチン*	未加熱	-	
ローカストビーンズガム*	未加熱	-	
ジェランガム*	未加熱	-	
キサンタンガム*	未加熱	-	
グアーガム*	未加熱	-	
プルーン	未加熱	-	
レーズン	未加熱	-	
カラメル色素	未加熱	-	
ココア粉末	未加熱	-	

検査結果	
-	陰性
+	陽性
w+	弱陽性
±	判定保留

## <試験方法>

「FASTKITスリムシリーズ」の取扱説明書に従い、抽出操作および測定操作を実施しました。

\*を記載した検体は、200倍量の抽出用緩衝液を加え抽出後、希釈用緩衝液で20倍希釈した試験液を用いて測定操作を実施しました。

注)これらの検査結果は、検体の品種や産地、加工度、測定溶液の粘性、キットのロット番号の違い等により変動する可能性があります。