

FASTKITスリム甲殻類 食品反応性データ

2022年8月改訂

分類	検体名	加熱処理	判定
卵・乳製品・肉類	乾燥全卵	未加熱	-
		100℃	-
	卵黄	未加熱	-
		100℃	-
	液卵	未加熱	-
		100℃	-
	うずら卵	未加熱	-
	牛乳(生乳)	未加熱	-
	脱脂粉乳	未加熱	-
		100℃	-
	バター	未加熱	-
	ヨーグルト	未加熱	-
	ヤギ乳	未加熱	-
	牛肉	未加熱	-
	豚肉	未加熱	-
	鶏肉	未加熱	-
	鶏レバー	未加熱	-
	豚レバー	未加熱	-
	牛レバー	未加熱	-
	鴨肉	未加熱	-
ラム肉	未加熱	-	
魚介類・藻類	ブラックタイガー	未加熱	±
		100℃	±
	甘えび	未加熱	±
	桜えび	未加熱	±
	伊勢海老	未加熱	±
	ズワイガニ	未加熱	±
		100℃	±
	ワタリガニ	未加熱	±
	イカ	未加熱	-
	タコ	未加熱	±
	タラコ	未加熱	-
	ずじこ	未加熱	-
	タイ	未加熱	-
	カツオ	未加熱	-
	マグロ	未加熱	-
	イトヨリダイ	未加熱	-
	カレイ	未加熱	-
	あわび	未加熱	w+
	イクラ	未加熱	-
	鮭	未加熱	-
	さば	未加熱	-
	真タラ	未加熱	-
	シシャモ(身)	未加熱	-
	シシャモ(卵)	未加熱	-
	アサリ	未加熱	-
	ハマグリ	未加熱	-
	ホタテ	未加熱	-
	ホタテ貝柱	未加熱	-
	アカニシ貝	100℃	+
	シジミ	未加熱	-
	エノ	未加熱	+
	煮干	未加熱	+
	かつおぶし	未加熱	-
	わかめ	未加熱	-
乾燥わかめ	未加熱	-	
青のり	未加熱	+	
ひじき	未加熱	w+	
昆布	未加熱	-	
めかぶ	未加熱	-	

分類	検体名	加熱処理	判定
野菜・きのこ・羊	玉ねぎ	未加熱	-
	じゃがいも	未加熱	-
	長ねぎ	未加熱	-
	ほうれん草	未加熱	-
	白菜	未加熱	-
	大根	未加熱	-
	人参	未加熱	-
	にんにく	未加熱	-
	サツマイモ	未加熱	-
	かぼちゃ	未加熱	-
	レンコン	未加熱	-
	生姜	未加熱	-
	トマト	未加熱	-
	銀杏	未加熱	-
	パセリ	未加熱	-
	セロリ	未加熱	-
	大豆もやし	未加熱	-
	山芋	未加熱	-
	しいたけ	未加熱	-
	マッシュルーム	未加熱	-
えのきだけ	未加熱	-	
まつたけ	未加熱	-	
果物・ナッツ	オレンジ	未加熱	-
	もも	未加熱	-
	バナナ	未加熱	-
	キウイ	未加熱	-
	リンゴ	未加熱	-
	レモン	未加熱	-
	レモン(皮)	未加熱	-
	ブルーベリー	未加熱	-
	みかん(皮)(陳皮)	未加熱	-
	アボカド	未加熱	-
	落花生	未加熱	-
		100℃	-
	ロースト	-	-
	クルミ	未加熱	-
	アーモンド	未加熱	-
	マカダミアナッツ	未加熱	-
	カシューナッツ	未加熱	-
	ヘーゼルナッツ	未加熱	-
	ピーカンナッツ	未加熱	-
	ピスタチオ	未加熱	-
松の実	未加熱	-	
くちなしの実	未加熱	-	
クコの実	未加熱	-	
ケシの実	未加熱	-	
ごま	未加熱	-	
穀類・豆	小麦	未加熱	-
		100℃	-
	はと麦	未加熱	-
	大麦(押麦)	未加熱	-
	ライ麦	未加熱	-
	オーツ麦	未加熱	-
	そば	未加熱	-
		100℃	-
	うるち米	未加熱	-
	もち米	未加熱	-
	発芽玄米	未加熱	-
	あわ	未加熱	-
	きび	未加熱	-
	ひえ	未加熱	-
	キヌア	未加熱	-
	大麦麦芽	未加熱	-
	とうもろこし	未加熱	-
		ゆで	-
	コーンスターチ	未加熱	-
	大豆	未加熱	-
		100℃	-
	大正金時	未加熱	-
	紫花豆	未加熱	-
	ヒヨコマメ	未加熱	-
	大福インゲン豆	未加熱	-
	ささげ豆	未加熱	-
	虎豆	未加熱	-
	うずら豆	未加熱	-
	赤えんどう豆	未加熱	-
	青えんどう豆	未加熱	-
ソラマメ	未加熱	-	
小豆	未加熱	-	

分類	検体名	加熱処理	判定
ハーブ・スパイス	ブラックペッパー	未加熱	-
	さや唐辛子	未加熱	-
	ホースラディッシュ	未加熱	-
	ホワイトペッパー	未加熱	-
	クミン	未加熱	-
	コリアンダー	未加熱	-
	セージ	未加熱	-
	シナモン	未加熱	-
	バニラビーンズ	未加熱	-
	バジル	未加熱	-
	山椒	未加熱	-
	ナツメグ	未加熱	-
	カルダモン	未加熱	-
	マスタードシード	未加熱	-
	タイム	未加熱	-
	ターメリック(ウコン)	未加熱	-
	オレガノ	未加熱	-
	オールスパイス	未加熱	-
	生わさび	未加熱	-
	フェヌグリーク	未加熱	-
アニス	未加熱	-	
その他	カカオパウダー	未加熱	-
	カカオマス	未加熱	-
	コーヒー豆(浅焙煎)	未加熱	-
	コーヒー豆(深焙煎)	未加熱	-
	紅茶(アールグレイ)	未加熱	-
	紅茶(ダージリン)	未加熱	-
	緑茶	未加熱	-
	ウーロン茶	未加熱	-
	ココナッツミルク	未加熱	-
	ゼラチン	未加熱	-
	カラギーナン*	未加熱	-
	ペクチン*	未加熱	-
	ローカストビーンガム*	未加熱	-
	ジェランガム*	未加熱	-
	キサンタンガム*	未加熱	-
	グァーガム*	未加熱	-
	プルーン	未加熱	-
	レーズン	未加熱	-
カラメル色素	未加熱	-	
ココア粉末	未加熱	-	

検査結果	
-	陰性
+	陽性
w+	弱陽性
±	判定保留

<試験方法>

「FASTKITスリムシリーズ」の取扱説明書に従い、抽出操作および測定操作を実施しました。

*を記載した検体は、200倍量の抽出用緩衝液を加え抽出後、希釈用緩衝液で20倍希釈した試験液を用いて測定操作を実施しました。

注)これらの検査結果は、検体の品種や産地、加工度、測定溶液の粘性、キットのロット番号の違い等により変動する可能性があります。